

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS CORROSIFS

Armoires de sécurité anti-corrosion en aggloméré



■ Points forts du produit

- Armoire pour produit chimique et corrosif fabriqué en aggloméré hydrofuge
- Certifiée conforme aux normes EN 16121, CEI 66-5 et EN 61010-1
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code du Travail
- Armoire peinte pour éviter la corrosion
- Capacité de rétention des étagères : 7L

Livraison 6 à 8 sem. Garantie 1 an ISO 3864 EN 16121 EN 61010-1 



Description technique

Armoire de stockage pour produits chimiques et corrosifs fabriqués en aggloméré hydrofuge et revêtu d'un mélaminé plastique HPL ignifuge F1 avec bords arrondis.

Construction démontable avec vérins pour la mise à niveau sur socle métallique.

Les parties métalliques de l'armoire : charnières, taquets, rails ont été peints pour éviter la corrosion.

Fermeture de l'armoire à clés.

Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l'extraction des étagères sans les incliner.

Système d'amortissement des portes et des tiroirs.

Collerette de raccordement diamètre 125 mm, pour extraction.

Normes

- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864
- Armoire certifiée conforme aux normes EN 16121, CEI 66-5 et EN 61010-1
- Armoire conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code du Travail

Ventilation:

Nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité anti-corrosion.

Le caisson permet d'extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire.

Il existe différents types de caissons : les caissons de ventilation et les caissons à filtration moléculaire.

Accessoires optionnels (sur demande)

- Les caissons de ventilation

Le ventilateur inclus dans ce caisson permet d'aspirer les vapeurs toxiques contenues dans l'armoire, et de les rejeter à l'extérieur de l'établissement à l'aide d'une extraction en toiture ou murale.

Voir en ligne Armoire de sécurité pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Le caisson doit ainsi être raccordé à l'extérieur à l'aide d'une gaine flexible ou rigide.

Il peut être équipé d'un petit filtre à charbon actif en cas de besoin.

Si vous n'avez pas la possibilité de rejeter les vapeurs en extérieur, vous devrez alors vous diriger vers un caisson de filtration.

L'ajout d'un caisson de ventilation apporte 2 ans de garantie supplémentaires sur l'armoire de sécurité.

- Les caissons à filtration moléculaire

Ils sont équipés d'un filtre à charbon actif permettant de purifier les vapeurs toxiques dans l'enceinte du caisson, et de les rejeter dans la pièce de manière saine.

De plus, leur système de filtration est testé et homologué à la norme NF X 15-211 – mai 2009.

Le filtre à charbon actif doit être choisi selon les produits stockés dans l'armoire.

Il devra ensuite être changé tous les ans afin d'assurer un bon fonctionnement de la filtration.

Les deux types de caisson peuvent être posés directement sur la collerette de raccordement de l'armoire.

Le caisson est muni d'un joint néoprène permettant de garantir l'étanchéité du caisson.

Aucun kit de raccordement n'est nécessaire entre l'armoire et le caisson.

Les références 19.0523.01 et 19.0523.03 sont équipées dispose d'un socle métallique de hauteur 60mm

Combinaisons de références pour l'achat de l'armoire avec un caisson :

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur : 19.0523.01 + 19.0540.01 + 19.0585.01 + 19.0542.01 - Option 19.0541.01
- Caisson de filtration : 19.0523.01 + 19.0587.01 (ou 19.0589.01) + 19.0542.01+ 19.0586.01 + Filtre au choix
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur : 19.0523.03 + 19.0540.01 + 19.0585.01 + 19.0542.01 - Option 19.0541.01
- Caisson de filtration : 19.0523.03 + 19.0587.01 (ou 19.0589.01) + 19.0542.01+ 19.0586.01 + Filtre au choix

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE COMPARTIMENTS	NBRE DE TIROIRS EXTRACTIBLES	NBRE D'ÉTAGÈRES	CHARGE ADMISSIBLE / ÉTAGÈRES (KG)	CAPACITÉ DE RÉTENTION DES ÉTAGÈRES (L)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	POIDS (KG)
19.0523.01	1	2 avec bacs de rétention en polypropylène	-	40	7	560 x 500 x 700	524 x 480 x 580	40	39,0
19.0523.02		-	2 en polypropylène	40	7	600 x 600 x 1950	550 x 550 x 1890	40	85,0
19.0523.03	2	2 avec bacs de rétention en polypropylène	-	40	7	1140 x 500 x 700	1080 x 480 x 580	80	83,0
19.0523.04		-	2 en polypropylène	2 en polypropylène	40	9	1140 x 600 x 1950	1080 x 550 x 1890	80

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité pour produits corrosifs

NOM	DÉLAI
-----	-------

Voir en ligne Armoire de sécurité pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

NOM	DÉLAI
Étagère supplémentaire en PP	Nous consulter
Compteur journalier	Nous consulter
Caisson de ventilation pour rejet extérieur	Nous consulter
Filtre charbon actif pour solvants organiques	Nous consulter
Collerette de raccordement en Ø 125mm pour moteur caisson de ventilation pour rejet extérieur	Nous consulter
Retrouvez les autres accessoires disponibles en ligne	

Voir en ligne Armoire de sécurité pour produits corrosifs

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)